

2x CTAB の調製

CTAB × フェノクロによる DNA 抽出に必要な 2x CTAB の調製方法。1M Tris-HCl pH8 さえあらかじめ用意しておけば簡単混ぜるだけ。

必要なもの

- Hexadecyl trimethylammonium bromide 20g
- EDTA-2Na 7.4g
- 1M Tris-HCl pH8.0 100ml
- NaCl 82g
- DW 適量

手順

1. 混ぜる
2. DW で 1l にメスアップ

これで 2x の濃度になる。