

Buffer QBT もどきの調製

スピнкаラムの再生に用いる試薬の調製方法。

必要なもの

- ・ NaCl 21.915g
- ・ 1M MOPS バッファー 25mL
- ・ イソプロパノール 75mL
- ・ Triton X-100 750uL
- ・ SPW 適量

手順

- 1.NaCl 21.915g を SPW 300mL に溶かす (必要なら湯煎)
- 2.1M MOPS バッファー 25mL、 イソプロパノール 75mL、 Triton X-100 750uL を加える
- 3.SPW で 500ml にメスアップ
4. オートクレーブはしない (滅菌するなら 0.45um フィルターで濾過する)