

Binding Buffer の調製

スピンカラムによる DNA 抽出に用いる Binding Buffer の調製方法。

必要なもの

- ・ グアニジンチオシアン酸塩 354.6g
- ・ 0.5M EDTA pH8.0 20mL
- ・ 0.1M Tris-HCl pH6.4 50mL
- ・ Triton X-100 20mL
- ・ SPW 適量

手順

1. グアニジンチオシアン酸塩 354.6g を SPW 200mL に混ぜてガラス瓶に移す (この時点では完全に溶けてなくてもよい)
2. その他の試薬を加える
3. SPW で 500ml にメスアップ
4. オートクレーブ