

3M 酢酸ナトリウム pH5.2 の調製

エタ沈の際に加えて収率を上げたりするのに使う。

必要なもの

- ・ 酢酸ナトリウム 無水物 12.3g or 三水和物 20.4g
- ・ 酢酸適量
- ・ ミリ Q 適量

手順

1. ミリ Q に酢酸ナトリウムを溶解させて 40ml にする
2. pH メーターで測定しながら酢酸を加え、pH5.2 にする
3. ミリ Q で 50ml にメスアップする